



CADUCIDAD DE ANUALIDAD BIOTEMPAK

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.

Plaza Arrayán, Prol. Gral. Ignacio Zaragoza 1203-Piso 1, San Telmo
Norte, 20116 Aguascalientes, Ags.

1.- Acceda a la plataforma **Biotempak** (<https://rtf.biotempak.com>) ingresando su usuario y contraseña.

Inicio de sesión del cliente

Email

Contraseña

2.- En el menú lateral izquierdo, haga clic en la opción “**Dispositivos**”.




BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.


Plaza Arrayán, Prol. Gral. Ignacio Zaragoza 1203-Piso 1, San Telmo
Norte, 20116 Aguascalientes, Ags.

3.- Dentro de la lista, busque el **ID del dispositivo** que desea consultar.

3.1.- En la última columna **“Operación”**, dé clic en el ícono de  (Ojito).

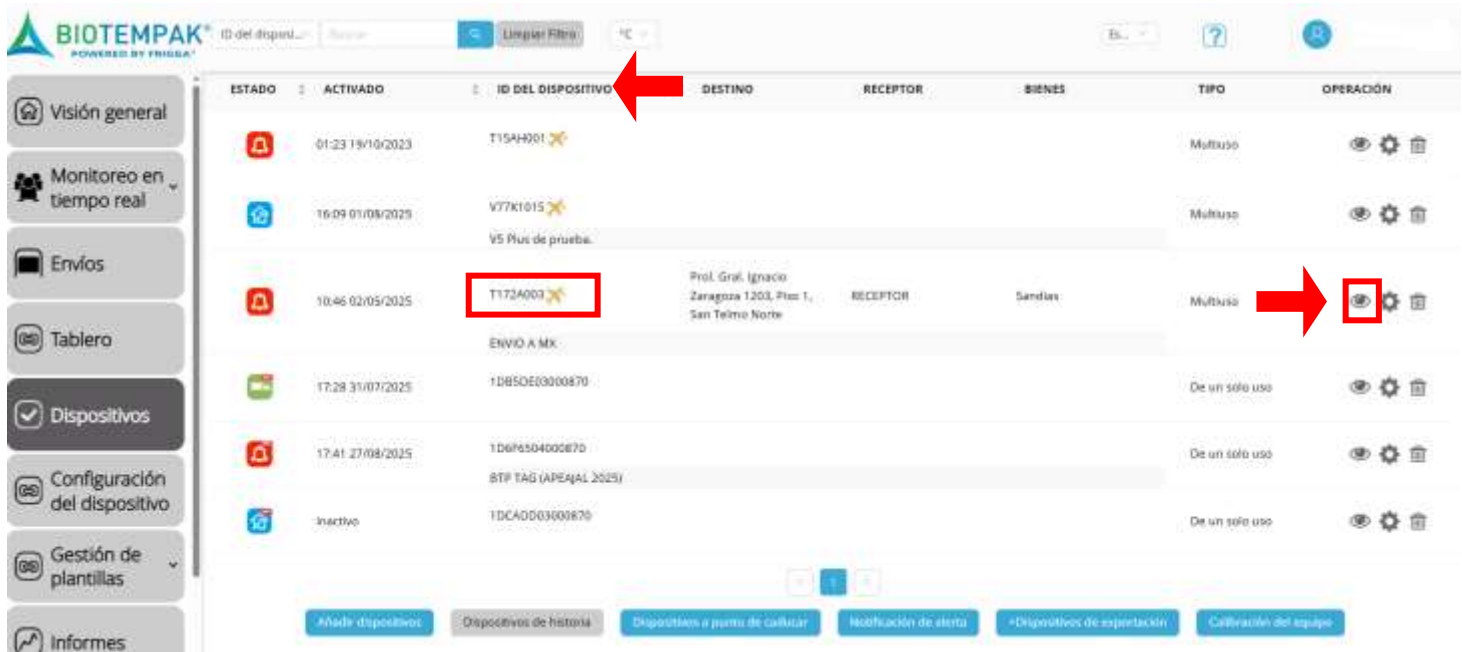

ESTADO	ACTIVADO	ID DEL DISPOSITIVO	DESTINO	RECEPTOR	BIENES	TIPO	OPERACIÓN	
	01:23 19/10/2023	T154H001				Multuso		
	16:09 01/08/2025	V77K1015				Multuso		
		V5 Plu de prueba.						
	10:46 02/05/2025	T172A003	Prof. Gral. Ignacio Zaragoza 1203, Ptas 1, San Telmo Norte	RECEPTOR	Sandias	Multuso		
		ENVIO A MX.						
	17:28 31/07/2025	1DB50E03000870				De un solo uso		
	17:41 27/08/2025	1D6F504000870				De un solo uso		
		BTP TAG (APEJAL 2025)						
	Inactivo	1DCA0D03000870				De un solo uso		

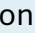4.- Al visualizar el dispositivo, haga clic en el ícono de interrogación () junto al ID para ver su fecha de vencimiento de anualidad.



ID del dispositivo: T172A003 

25°C

Gráfico 1D 7D

Hora de vencimiento del dispositivo: 10:46 02/05/2026

Empresa afiliada: Biotempak S de RL de CV (tdir@biotempak.com)

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.

Plaza Arrayán, Prol. Gral. Ignacio Zaragoza 1203-Piso 1, San Telmo Norte, 20116 Aguascalientes, Ags.

5. Dispositivos no visibles en el listado


Si el equipo no aparece en la lista de **Dispositivos**, significa que su anualidad ha vencido.



The screenshot shows the BIOTEMPAK web interface. On the left sidebar, the 'Dispositivos' menu item is highlighted with a red arrow. The main content area displays a table with columns: ESTADO (ACTIVADO), ID DEL DISPOSITIVO, DESTINO, RECEPTOR, BIENES, TIPO, and OPERACIÓN. A message 'Temporalmente sin datos. Haga clic para cargar' is visible in the center of the table. Below the table, there are four buttons: 'Añadir dispositivos', 'Dispositivos de historia', 'Dispositivos a punto de caducar', and 'Notificación de alerta'.

5.1 Visualización de dispositivos vencidos

- En la parte inferior del apartado **Dispositivos**, localice el botón **“Dispositivos de historial”**.

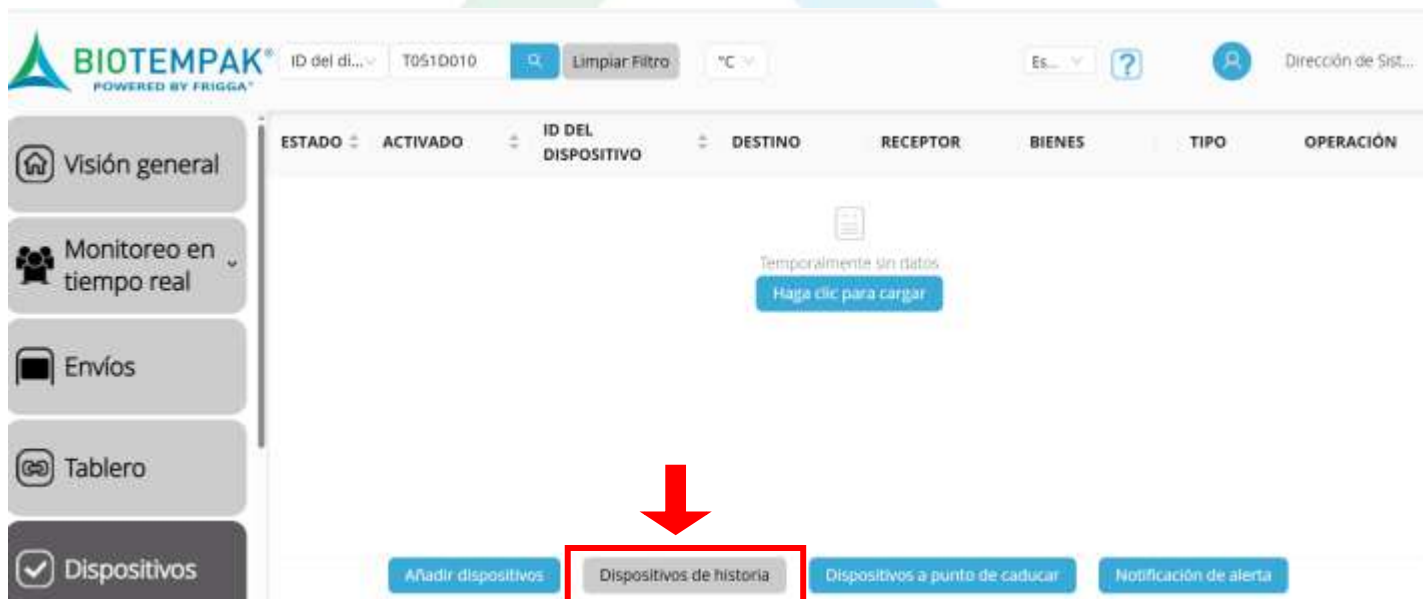


This screenshot is similar to the previous one, but with a red box and arrow pointing to the 'Dispositivos de historia' button at the bottom of the interface.

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.

Plaza Arrayán, Prol. Gral. Ignacio Zaragoza 1203-Piso 1, San Telmo
Norte, 20116 Aguascalientes, Ags.

- Al hacer clic, se desplegará el listado de equipos vencidos.
- En la columna **“Hora de vencimiento del dispositivo”** podrá identificar la fecha exacta de caducidad.

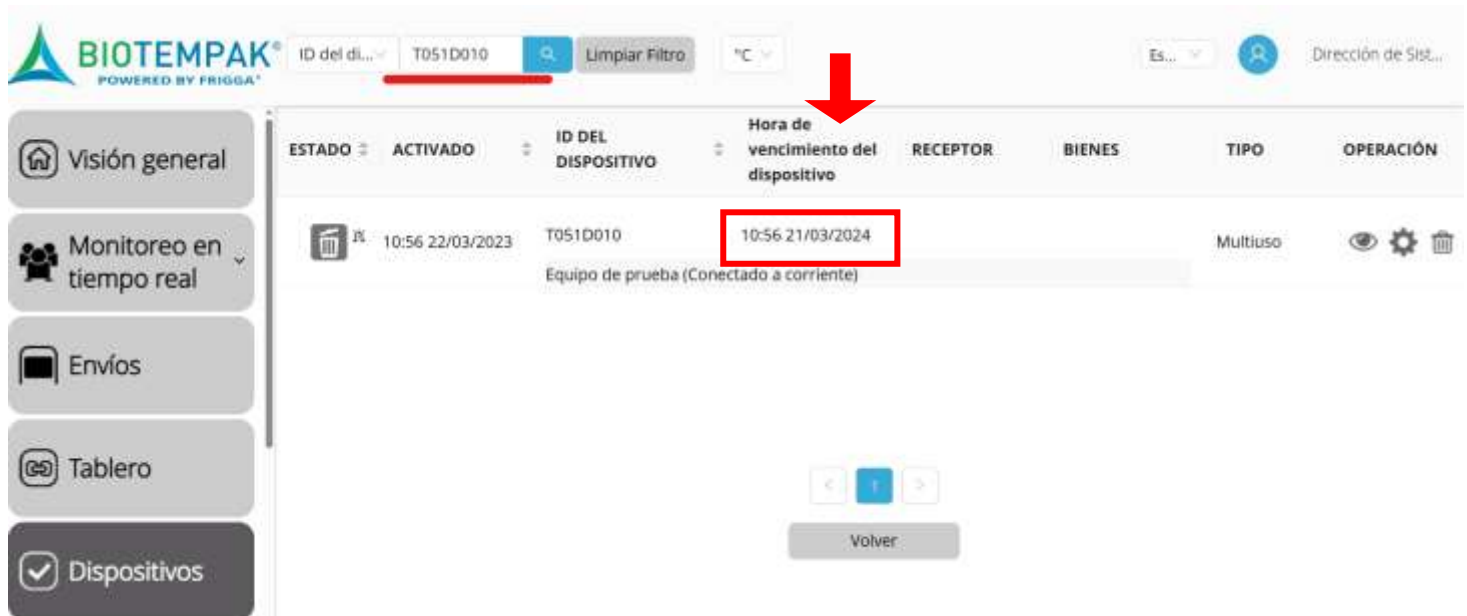

The screenshot shows the BIOTEMPAK web interface. At the top, there is a search bar with the ID 'T051D010' and a 'Limpiar Filtro' button. Below the search bar, there is a table with the following columns: ESTADO, ID DEL DISPOSITIVO, Hora de vencimiento del dispositivo, RECEPTOR, BIENES, TIPO, and OPERACIÓN. The table contains one row for device T051D010, which is 'ACTIVADO'. The 'Hora de vencimiento del dispositivo' column for this row shows '10:56 21/03/2024', which is highlighted with a red box. A red arrow points to this column header. The table also shows 'Equipo de prueba (Conectado a corriente)' and 'Multiuso'.

NOTA: Es fundamental utilizar los dispositivos antes de la fecha de expiración, de lo contrario:

- El equipo ya no transmitirá datos a la plataforma de manera remota.
- La información solo quedará almacenada de forma interna y deberá consultarse mediante conexión USB a un equipo de cómputo.

Para renovar la anualidad de un dispositivo, comuníquese con su asesor de ventas.

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.

Plaza Arrayán, Prol. Gral. Ignacio Zaragoza 1203-Piso 1, San Telmo
Norte, 20116 Aguascalientes, Ags.